

# 定期点検項目票

 新規

 継続

( 薬用保冷库 )

第1回	第2回
契約番号	

お客様名	国立病院機構 四国がんセンター 薬剤部			
設置先住所	愛媛県松山市南梅本町甲160	電話番号	089-999-1111	
品番	MPR-1014-PJ	製造番号	160008	
点検部署	パナソニック産機システムズ株式会社 高松 SS 営業所	電話番号	087-843-6642	
点検日時	2023年12月15日 14:00 ~ 15:50		点検担当者	中山

点検項目	点検内容	結果	
事前確認	点検内容説明	電源を切ることや扉を開ける作業があることを事前にお客様に説明すること	○
設置状態	設置環境	風通しが良く、埃のない場所であること 直射日光が当たらないこと	○
電源	電源電圧	100V±10%以内であること	110 V
	電源接続	電源供給元(コンセント等)に確実に接続されていること	○
	電源コード	電源プラグや電源コードに異常が無いこと	○
温度	設定温度確認(保冷库)	点検開始前の設定温度を記入する	8 °C
	表示温度確認(保冷库)	点検開始前の表示温度を記入する	8 °C
	設定温度確認(フリーザー)	点検開始前の設定温度を記入する	/ °C
	表示温度確認(フリーザー)	点検開始前の表示温度を記入する	/ °C
電装	総合絶縁抵抗	機器の絶縁抵抗を測定する(電源スイッチのある製品はONの状態で行う) DC500Vメガにて30MΩ以上であること	∞ MΩ
	起動リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	過負荷リレー	端子部の緩みが無いこと	○
	温調リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	起動コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○
	運転コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○
	スイッチ類	電源スイッチ、蛍光灯スイッチ、ドアスイッチが正常に動作すること	○
	ドアチェックランプ	正常に点灯すること	○
	ファンモーター(凝縮器用)	正常に動作していること	○
	ファンモーター(庫内用)	正常に動作していること	○
	蛍光灯	正常に点灯すること	○
	庫内灯	正常に点灯すること	○
	冷凍回路	圧縮機	異常音、異常振動、油のにじみが無いこと
凝縮器		埃詰まりが無いこと	○
冷媒配管		冷媒配管の接続箇所にオイルのにじみが無いこと	○
警報	警報リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	停電警報	停電警報が正常に動作すること	○
	停電警報用バッテリー	電圧測定を行い4.8V以上であること(交換推奨期間:3年)	/ V
	警報ブザー	高温警報時にブザーが鳴ること	○
	警報ランプ	高温警報時に点灯すること	○
	遠隔警報	遠隔警報接点が正常に動作すること	○
扉	扉	開閉がスムーズであること	○
	扉パッキン	隙間、破れ、変形が無いこと	○
その他	ドレン	ドレンホースの詰まりや、ドレンパンの割れが無いこと	○
	自記温度記録計	正常に記録していること	○

報告事項

異常なし

上記の点検が完了したことを認めます

ご署名

浅倉 祐未

…該当なし/未実施   
  …良好   
  …不良   
  …調整/修理後良好

# 定期点検項目票

 新規

 継続

〈 薬用保冷库 〉

第1回

第2回

契約番号

お客様名	国立病院機構 四国がんセンター 薬剤部			
設置先住所	愛媛県松山市南梅本町甲160	電話番号	089-999-1111	
品番	MPR-1014R-PS	製造番号	190022	
点検部署	パナソニック産機システムズ株式会社 高松 SS 営業所	電話番号	087-843-6642	
点検日時	2023年12月15日 14:00 ~ 15:50		点検担当者	HJ

点検項目	点検内容	結果	
事前確認	点検内容説明	電源を切ることや扉を開ける作業があることを事前にお客様に説明すること	○
設置状態	設置環境	風通しが良く、埃のない場所であること 直射日光が当たらないこと	○
電源	電源電圧	100V±10%以内であること	110 V
	電源接続	電源供給元(コンセント等)に確実に接続されていること	○
	電源コード	電源プラグや電源コードに異常が無いこと	○
温度	設定温度確認(保冷库)	点検開始前の設定温度を記入する	4 °C
	表示温度確認(保冷库)	点検開始前の表示温度を記入する	4 °C
	設定温度確認(フリーザー)	点検開始前の設定温度を記入する	/
	表示温度確認(フリーザー)	点検開始前の表示温度を記入する	/
電装	総合絶縁抵抗	機器の絶縁抵抗を測定する(電源スイッチのある製品はONの状態で行う) DC500Vメガーにて30MΩ以上であること	∞ MΩ
	起動リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	過負荷リレー	端子部の緩みが無いこと	○
	温調リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	起動コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○
	運転コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○
	スイッチ類	電源スイッチ、蛍光灯スイッチ、ドアスイッチが正常に動作すること	○
	ドアチェックランプ	正常に点灯すること	○
	ファンモーター(凝縮器用)	正常に動作していること	○
	ファンモーター(庫内用)	正常に動作していること	○
	蛍光灯	正常に点灯すること	○
	庫内灯	正常に点灯すること	/
	冷凍回路	圧縮機	異常音、異常振動、油のにじみが無いこと
凝縮器		埃詰まりが無いこと	○
冷媒配管		冷媒配管の接続箇所オイルにじみが無いこと	○
警報	警報リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○
	停電警報	停電警報が正常に動作すること	○
	停電警報用バッテリー	電圧測定を行い4.8V以上であること(交換推奨期間:3年)	/
	警報ブザー	高温警報時にブザーが鳴ること	○
	警報ランプ	高温警報時に点灯すること	○
	遠隔警報	遠隔警報接点が正常に動作すること	○
扉	扉	開閉がスムーズであること	○
	扉パッキン	隙間、破れ、変形が無いこと	○
その他	ドレン	ドレンホースの詰まりや、ドレンパンの割れが無いこと	○
	自記温度記録計	正常に記録していること	/

報告事項

異常なし

上記の点検が完了したことを認めます

ご署名

浅倉 祐木 印

…該当なし/未実施   
  …良好   
  …不良   
  …調整/修理後良好

# 定期点検項目票

 新規

 継続

## 〈 薬用保冷库 〉

第1回

第2回

契約番号

お客様名	国立病院機構 四国がんセンター 薬剤部			
設置先住所	愛媛県松山市南梅本町甲160	電話番号	089-999-1111	
品番	MPR-514R-PJ	製造番号	130036	
点検部署	パナソニック産機システムズ株式会社 高松 SS 営業所	電話番号	087-843-6642	
点検日時	2023年12月15日 14:00 ~ 15:50		点検担当者	中込

点検項目	点検内容	結果
事前確認	点検内容説明	電源を切ることや扉を開ける作業があることを事前にお客様に説明すること
設置状態	設置環境	風通しが良く、埃のない場所であること 直射日光が当たらないこと
電源	電源電圧	100V±10%以内であること
	電源接続	電源供給元(コンセント等)に確実に接続されていること
	電源コード	電源プラグや電源コードに異常が無いこと
温度	設定温度確認(保冷库)	点検開始前の設定温度を記入する
	表示温度確認(保冷库)	点検開始前の表示温度を記入する
	設定温度確認(フリーザー)	点検開始前の設定温度を記入する
	表示温度確認(フリーザー)	点検開始前の表示温度を記入する
電装	総合絶縁抵抗	機器の絶縁抵抗を測定する(電源スイッチのある製品はONの状態で行う) DC500Vメガーにて30MΩ以上であること
	起動リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと
	過負荷リレー	端子部の緩みが無いこと
	温調リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと
	起動コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う
	運転コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う
	スイッチ類	電源スイッチ、蛍光灯スイッチ、ドアスイッチが正常に動作すること
	ドアチェックランプ	正常に点灯すること
	ファンモーター(凝縮器用)	正常に動作していること
	ファンモーター(庫内用)	正常に動作していること
	蛍光灯	正常に点灯すること
	庫内灯	正常に点灯すること
	冷凍回路	圧縮機
凝縮器		埃詰まりが無いこと
冷媒配管		冷媒配管の接続箇所オイルに油にじみが無いこと
警報	警報リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと
	停電警報	停電警報が正常に動作すること
	停電警報用バッテリー	電圧測定を行い4.8V以上であること(交換推奨期間:3年)
	警報ブザー	高温警報時にブザーが鳴ること
	警報ランプ	高温警報時に点灯すること
	遠隔警報	遠隔警報接点正常に動作すること
扉	扉	開閉がスムーズであること
	扉パッキン	隙間、破れ、変形が無いこと
その他	ドレン	ドレンホースの詰まりや、ドレンパンの割れが無いこと
	自記温度記録計	正常に記録していること

報告事項

異常なし

上記の点検が完了したことを認めます

ご署名

浅倉 祐未

…該当なし/未実施   
  …良好   
  …不良   
  …調整/修理後良好

# 定期点検項目票

新規  継続

〈 薬用保冷库 〉

第1回	第2回
契約番号	

お客様名	国立病院機構 四国がんセンター 薬剤部			
設置先住所	愛媛県松山市南梅本町甲160	電話番号	089-999-1111	
品番	MPR-1014-PJ	製造番号	180398	
点検部署	パナソニック産機システムズ株式会社 高松 SS 営業所	周囲温度	20 °C	
点検日時	2023年12月15日 18:00 ~ 15:50		電話番号	087-843-6642
		点検担当者	中山	

点検項目	点検内容	結果		
事前確認	点検内容説明	電源を切ることや扉を開ける作業があることを事前にお客様に説明すること	○	
設置状態	設置環境	風通しが良く、埃のない場所であること 直射日光が当たらないこと	○ ○	
電源	電源電圧	100V±10%以内であること	110 V	
	電源接続	電源供給元(コンセント等)に確実に接続されていること	○	
	電源コード	電源プラグや電源コードに異常が無いこと	○	
温度	設定温度確認(保冷库)	点検開始前の設定温度を記入する	X °C	
	表示温度確認(保冷库)	点検開始前の表示温度を記入する	X °C	
	設定温度確認(フリーザー)	点検開始前の設定温度を記入する	/ °C	
	表示温度確認(フリーザー)	点検開始前の表示温度を記入する	/ °C	
電装	総合絶縁抵抗	機器の絶縁抵抗を測定する(電源スイッチのある製品はONの状態で行う) DC500Vメガにて30MΩ以上であること	∞ MΩ	
	起動リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○	
	過負荷リレー	端子部の緩みが無いこと	○	
	温調リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○	
	起動コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○	
	運転コンデンサ	端子部の緩みが無いことを確認し、放電後に導通テストを行う	○	
	スイッチ類	電源スイッチ、蛍光灯スイッチ、ドアスイッチが正常に動作すること	○	
	ドアチェックランプ	正常に点灯すること	○	
	ファンモーター(凝縮器用)	正常に動作していること	○	
	ファンモーター(庫内用)	正常に動作していること	○	
	蛍光灯	正常に点灯すること	○	
	庫内灯	正常に点灯すること	○	
	冷凍回路	圧縮機	異常音、異常振動、油のにじみが無いこと	○
		凝縮器	埃詰まりが無いこと	○
冷媒配管		冷媒配管の接続箇所オイルにじみが無いこと	○	
警報	警報リレー	接点の汚れや端子部の緩みが無いこと	○	
	停電警報	停電警報が正常に動作すること	○	
	停電警報用バッテリー	電圧測定を行い4.8V以上であること(交換推奨期間:3年)	V	
	警報ブザー	高温警報時にブザーが鳴ること	○	
	警報ランプ	高温警報時に点灯すること	○	
	遠隔警報	遠隔警報接点が正常に動作すること	○	
扉	扉	開閉がスムーズであること	○	
	扉パッキン	隙間、破れ、変形が無いこと	○	
その他	ドレン	ドレンホースの詰まりや、ドレンパンの割れが無いこと	○	
	自記温度記録計	正常に記録していること	○	

報告事項	異常なし	上記の点検が完了したことを認めます ご署名
<input type="checkbox"/> …該当なし/未実施 <input checked="" type="checkbox"/> …良好 <input type="checkbox"/> …不良 <input checked="" type="checkbox"/> …調整/修理後良好		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">浅倉 祐未</div>